


Procédure d'habillage pour salle blanche non stérile

ÉTAPE 1 : PRÉ-ENTRÉE



Charlotte/filet à cheveux

Assurez-vous de bien couvrir tous les cheveux.

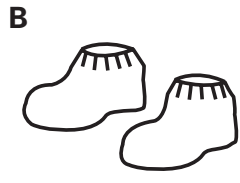

Couvre-chaussures

Recouvrez l'intégralité des lacets et pompons.




ÉTAPE 2 : HABILLAGE



Gants


Recommandés pour BPF classes A-B (ISO Classe 5) ou plus propre.

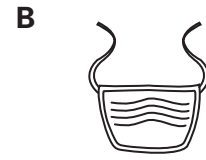

Masque de protection respiratoire

Porté sur ou sous la cagoule.

Courbez d'abord la partie sur le nez pour un ajustement serré.

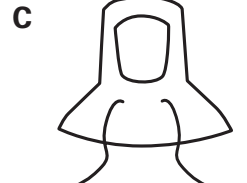

Cagoule

Assurez-vous du bon ajustement et de l'étanchéité sur le visage et le cou.




ÉTAPE 3

Combinaison

Entrez dans la combinaison.

Assurez-vous que les manches et le haut du vêtement ne touchent pas le banc ou le sol.

Rentrez les panneaux d'épaules de la cagoule dans la combinaison avant de fermer.

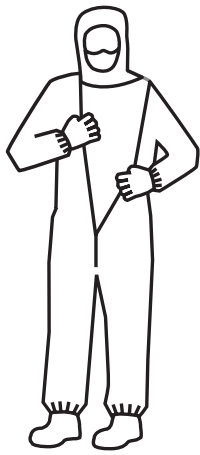

ÉTAPE 4

Couvre-bottes

Enfilez les bottes et remontez les couvre-bottes (couvre-chaussure montante) sur les jambes de la combinaison.


En cas d'utilisation d'un banc de croisement, transférez chaque pied du côté le plus propre du banc à mesure que vous enfilez la couvre-botte.



ÉTAPE 5

Lunettes

Portez des lunettes de protection en cas de besoin de protection oculaire ou pour un contrôle supplémentaire des particules.

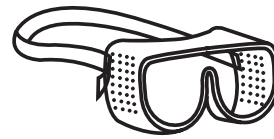

ÉTAPE 6

Gants pour salle blanche (facultatifs)

Placez l'ourlet du gant par-dessus la manche. Enfilez-les par-dessus les gants de la combinaison ou retirez ces derniers et enfiler les gants pour salle propre.





Procédure de déshabillage pour salle blanche non stérile

ÉTAPE 1 : DANS L'ORDRE



Gants

Si deux paires de gants sont portées, retirez la paire du dessus et jetez-la.

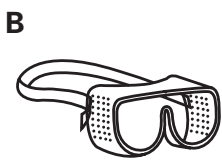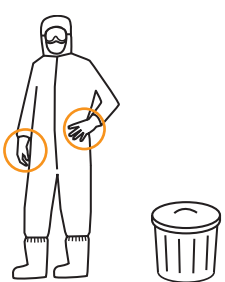

Lunettes de protection

Retirez-les et confinez-les correctement.




Couvre-bottes

Jetez-les après chaque changement.




ÉTAPE 2

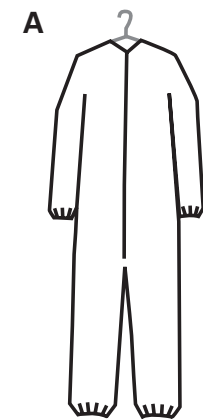

Combinaison

Si la combinaison doit être réutilisée, suspendez-la dans un environnement contrôlé ou préparez-la pour le stockage.

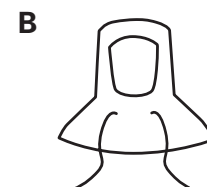


Cagoule

Suspendez-la dans un environnement contrôlé.




Masque de protection respiratoire

Retirez-le et jetez-le.

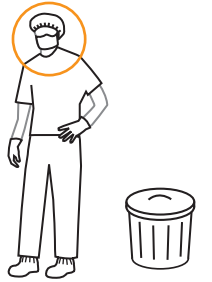


ÉTAPE 3

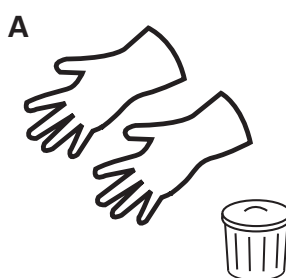


Gants

Il est conseillé de jeter les gants après chaque changement.

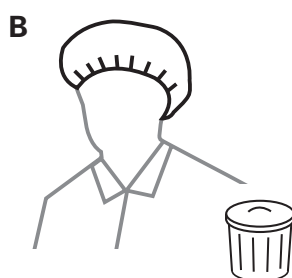

Charlotte/filet à cheveux

Jetez-les après chaque changement.

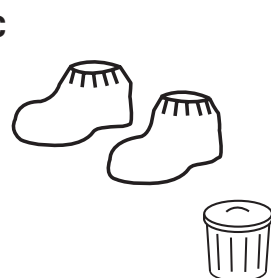

Couvre-chaussures

Jetez-les après chaque changement.



DuPont™ SafeSPEC™ www.fr.dupont.com/safespec

Les instructions ci-dessus s'appliquent uniquement aux vêtements pour salle blanche utilisés à des fins de protection des procédés. Ne pas réutiliser le vêtement s'il a été contaminé. Les procédures de retrait des vêtements contaminés sont différentes afin d'éviter la contamination du porteur. La sécurité des travailleurs doit être prise en considération au moment d'enfiler et de retirer les vêtements.

L-30241-1 - 08/2016 - Copyright © 2016 DuPont. L'Ovale DuPont et The miracles of science™ sont des marques ou des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Procédure d'habillage pour salle blanche stérile

ÉTAPE 1 : PRÉ-ENTRÉE



Charlotte/filet à cheveux

Assurez-vous de bien couvrir tous les cheveux.

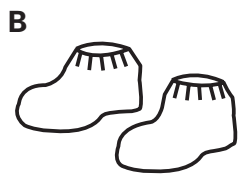


Couvre-chaussures

Recouvrez l'intégralité des lacets et pompons.



ÉTAPE 2 : HABILLAGE

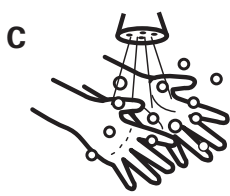

Lavez-vous les mains avec un savon bactéricide et séchez-les soigneusement.



Premiers gants stériles

Suivez la technique aseptique en touchant uniquement l'intérieur des gants. Désinfectez.



Désinfectez les gants après avoir enfilé chaque article, si besoin.




ÉTAPE 3



Masque de protection respiratoire

Porté sur ou sous la cagoule.

Courbez d'abord la partie sur le nez pour un ajustement serré.

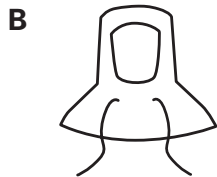

Cagoule

Assurez-vous du bon ajustement et de l'étanchéité sur le cou.




ÉTAPE 4

A Combinaison



Déballiez la combinaison avec précaution en tenant l'intérieur du col.

Dépliez le vêtement en évitant qu'il touche le sol, vos habits ou le banc.

Soyez prudent en insérant la jambe, assurez-vous que les boutons pression (si utilisés) soient dégagés et que le pied sorte par la cheville élastiquée, avant le transfert du poids.

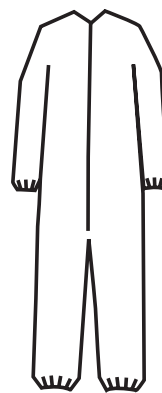

B Enfilez en respectant la technique aseptique.

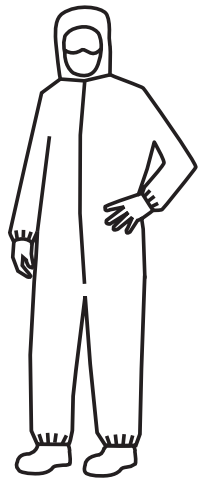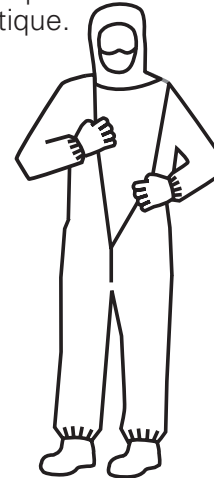


ÉTAPE 5


A Couvre-bottes

Placez les couvre-bottes (couvre-chaussure montante) en respectant la technique aseptique. Rentez les jambes de la combinaison dans les couvre-bottes.

La première couvre-botte enfilée peut maintenant être placée du côté "propre" de la zone d'habillage.

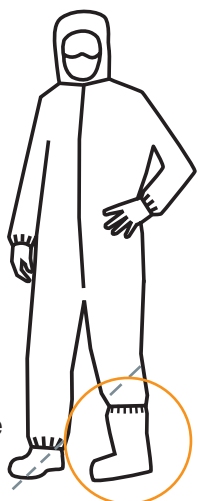

B Enfilez la deuxième couvre-botte et placez l'autre pied du côté "propre" de la zone d'habillage.

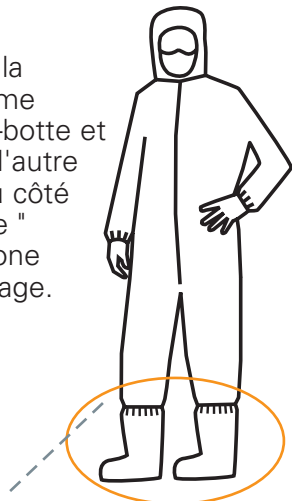

ÉTAPE 6

A Lunettes de protection

Ajustez-les sur le visage en serrant.



B Deuxième paire de gants stériles

Terminez les étapes d'habillage en enfilant de manière aseptique la deuxième paire de gants stériles sur la première paire, en vous assurant que les poignets tiennent bien sur les manches.



C Effectuez un contrôle final dans le miroir de la salle d'habillage avant d'entrer dans la salle blanche stérile.




Procédure de déshabillage pour salle blanche stérile

RETRAIT DES VÊTEMENTS STÉRILES


Entrez dans la zone d'habillage par la salle blanche et dirigez-vous directement vers la "salle d'habillage de sortie" (méthode privilégiée).

En l'absence de "salle d'habillage de sortie", allez directement du côté "non propre", en général séparé par un banc et/ou une ligne.


Retirez les articles dans l'ordre inverse de la procédure d'habillage et jetez-les.

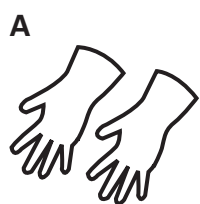


Gants extérieurs

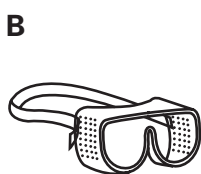


Lunettes de protection

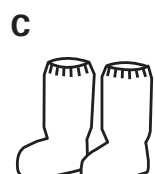

Couvre-bottes

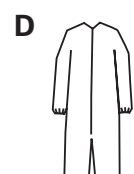

Combinaison

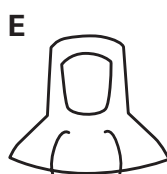


Cagoule



Masque de protection respiratoire



Gants intérieurs

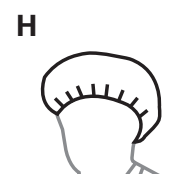

Charlotte/filet à cheveux



Couvre-chaussures



DuPont™ SafeSPEC™ www.fr.dupont.com/safespec

Les instructions ci-dessus s'appliquent uniquement aux vêtements pour salle blanche utilisés à des fins de protection des procédés. Ne pas réutiliser le vêtement s'il a été contaminé. Les procédures de retrait des vêtements contaminés sont différentes afin d'éviter la contamination du porteur. La sécurité des travailleurs doit être prise en considération au moment d'enfiler et de retirer les vêtements.

L-30240-1 - 08/2016 - Copyright © 2016 DuPont. L'Ovale DuPont et The miracles of science™ sont des marques ou des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

